

## 用于实验室

### HPLC 安全处置罐

快速拆卸式配件和凝结式碳过滤器，提供废液收集的环保解决方案，确保实验室和人员安全。

HPLC 应用的理想之选：

- 挥发气体防护和消防。
- 防止意外溢出的安全措施。
- 最大程度地提高安全性和便利性。

无需手动操作的溶剂收集：仪器排出的溶剂可通过废液管自流进入罐中，不仅适用于输液泵式 HPLC，也适用于重力自流式 HPLC 的废液收集。双接头消除了废液管中的背压，并提供可控的挥发气体处理。

耐用性和安全性：半透明的聚乙烯罐使您能够快速观察液位。倾倒罐口配有不锈钢消焰器，能够可靠地散热以防止逆燃。当压力达到 0.2 至 0.35 巴之间时，罐可自动排气。用凝结式碳过滤器控制气味。



成套的安全处置设备帮助最大程度的收集 HPLC 输送的废液。



### 快速拆卸系统

设备开关方便，处理过程中拆下安全罐时，不会渗漏，不会滴液，不会释放蒸汽。一旦拆除，容器会自动密封，不会溢出任何液体。

独一无二的“快速拆卸”式装置设有联结阀和切断阀，从而防止挥发气体释放或溶剂泄漏。

凝结式碳过滤器只适用于圆形开口罐。

标准罐配备不锈钢接头和 PTFE O 型圈。定制罐也配备氟橡胶或 EPDM O 型圈密封。

便于抓握的手柄，可以锁定在固定位置，使盖子保持敞开，从而便于倾倒。

经济实惠的聚丙烯接头配有 EPDM O 型圈。

半透明的颜色让您一眼就能够观察到液位。

92mm 大开口便于有控制地向较大的容器倾倒液体，从而进行适当的危险废液处置。罐口配有一个不锈钢消焰器。

椭圆形罐体可最大程度利用存储空间，并设有一个扳手手柄，可通过较狭窄的 36mm 灌口单手倾倒。

八种可选配件，打造属于您的定制 HPLC 系统。详情登陆 [justritemfg.com](http://justritemfg.com) 的 Custom-can 板块。



容量	尺寸 外径 x 高	用于注入液体的 1 号接头		用于释放挥发气体的 2 号接头		型号	交货重量 (kg)
		材质	O 型圈 管径*	材质	O 型圈 管径*		
4 升椭圆形罐	197 x 133 x 324 mm	聚丙烯	EPDM	聚丙烯	EPDM	12160	1
7.5 升圆形罐	305 x 375 mm	不锈钢	PTFE	不锈钢	PTFE	TF12752	3
7.5 升圆形罐		聚丙烯	EPDM	聚丙烯	EPDM	BY12752	
7.5 升圆形罐	305 x 508 mm	聚丙烯	EPDM	聚丙烯	EPDM	PP12752	5
19 升圆形罐		不锈钢	PTFE	不锈钢	PTFE	TF12755	
19 升圆形罐		聚丙烯	EPDM	聚丙烯	EPDM	BY12755	
19 升圆形罐		聚丙烯	EPDM	聚丙烯	EPDM	PP12755	

\* 管子与罐不同时提供。